

## 细胞包被工作液

储存条件： 2 ~ 8℃

储存时间： 3~ 6 个月

### 产品简介

细胞包被工作液是使用 Matrigel 配制好的即用型工作液，可以神经元、上皮，角质形成等细胞提供理想的底物支持。

### 使用说明

1. 细胞包被工作液推荐使用量：

培养器材	推荐用量 (mL)
24 孔板	0.5
6 孔板	1
T25 培养瓶	2-3
T75 培养瓶	6-8
10cm 培养皿	6-8

2. 细胞包被工作液完全覆盖瓶/皿底，置于 37℃培养箱过夜。

3. 在铺瓶/皿前，需将铺底工作液吸出。

